




Des règles d'expertise sur le SIL ont été créées pour mettre en place la gestion de redondance des prescriptions pour certaines analyses dans le cas de **patients hospitalisés**.

Les délais sont variables suivant l'analyse.

| ANALYSES          | Délai de redondance               |
|-------------------|-----------------------------------|
| T4                | 8 jours                           |
| TSH               | 8 jours                           |
| Hba1c             | 1 mois                            |
| Electrophorèse    | 1 mois                            |
| IMMUNOFIXATION    | 8 jours                           |
| CA153             | 8 jours                           |
| CA125             | 8 jours                           |
| CA199             | 8 jours                           |
| ACE               | 8 jours                           |
| AFP               | 8 jours                           |
| NSE               | 8 jours                           |
| CYFRA             | 8 jours                           |
| PSAT              | 8 jours                           |
| PSATL             | 8 jours                           |
| PREALBUMINE       | 8 jours                           |
| NT PRO BNP        | 1 jour                            |
| Vitamine D        | 20 jours                          |
| CLOSTRIDIUM CLODI | 10 jours                          |
| Formule sanguine  | ≤ 2 jours et delta check GB ≤ 30% |

En cas d'analyse redondante dont le délai a été préalablement défini. Une alerte à l'enregistrement s'affichera qui proposera d'ajouter ou pas l'analyse.

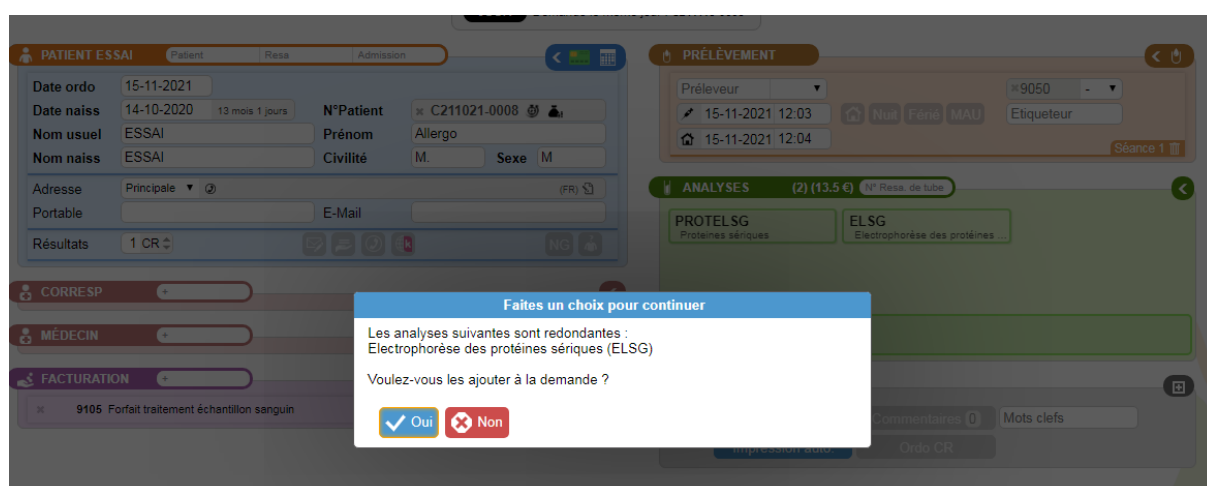

The screenshot shows a medical software interface with a patient record on the left and a 'PRÉLEVEMENT' (Sampling) section on the right. A modal dialog box is open in the center, titled 'Faites un choix pour continuer' (Make a choice to continue). The dialog contains the following text:

Les analyses suivantes sont redondantes :  
Electrophorèse des protéines sériques (ELSG)

Voulez-vous les ajouter à la demande ?

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Oui' (Yes) with a checkmark icon and 'Non' (No) with a red 'X' icon.

En cas de refus, un commentaire informatif se mettra sur le compte rendu. Il est possible de remettre les analyses en cliquant sur carré+



**DEMANDE**

**Numéro** S211115-0007 (B)

**Ordonnance** 15-11-21

**Statut** Validée

**Patient** M. ESSAI Allergo Né(e) ESSAI

**Saisie** 15-11-21 12:14 • MOKCA

**N° SS**

**DDN** 14-10-2020 • 13 mois 1 jours

**Promesse** 15-11-21

**Commentaires**

- \* Analyse redondante : Proteines sériques (PROTELSG) (antériorité de moins de 30 jours) (CR Patient, CR Médecin, CR Corresp, Saisi par MOKCA ☺)
- \* Analyse redondante : Electrophorèse des protéines sériques (ELSG) (antériorité de moins de 30 jours) (CR Patient, CR Médecin, CR Corresp, Saisi par MOKCA ☺)

**TRANSMISSIONS**

**SCANS**

**CONTEXTES**

**RÉSULTATS**

Tout

GEN

Supprimées

**Demande validée biologiquement**  
Par MOKHTARI CAMELIA le 15-11-21 à 12:15

| INFORMATIONS GENERALES     |                                                                                           | T        | B     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| FNCDELA1[1]                | Nature de la non conformité constatée : Dysfonctionnement pneumatique, délai d'achemin... | MOKCA    | MOKCA |
| FNCDELA1[2]                | Acceptation : Analyse(s) non réalisée(s), prélèvement à renouveler                        | MOKCA    | MOKCA |
| FNCDELA1[2.3]              | Service prévenu : Non                                                                     | MOKCA    | MOKCA |
| <b>Analyses supprimées</b> |                                                                                           | <b>S</b> |       |
| PROTELSG                   | Proteines sériques : Analyse redondante                                                   | MOKCA    |       |
| ELSG                       | Electrophorèse des protéines sériques : Analyse redondante                                | MOKCA    |       |

Ne pas faire de FNCP pour une redondance.

Ne pas jeter les tubes, les conserver avec les tubes supplémentaires du jour.

Si le prescripteur demande la réalisation de l'analyse, il faut enregistrer l'analyse dans la demande initiale si cela est encore possible ou dans une autre demande dans le cas contraire (*en l'enregistrant dans ce cas avec la date et heure de prélèvement de la demande initiale*)

## Sur le scan

Les redondances sont faites avec des règles d'expertise de 3SI reprenant les mêmes délais et déclenchent une suppression des analyses et une information sur le CR.

Elles ne fonctionnent qu'avec des antériorités de bilans enregistrés sur le scan et non avec des antériorités de bilans enregistrés de manière manuelle

*Référence : Recommandations pour l'accréditation des laboratoires, phase pré-analytique, SFBC, 2010*